



I 16 - USO E MANUTENZIONE DELLA FRIGOEMOTECA (per CR)

Pag Paragrafo

2	Premessa, scopo/campo di applicazione e responsabilità
2	Glossario e Abbreviazioni
2	Normative di Riferimento e Bibliografia
2	Modalità operative
2	a) Uso
2	b) Manutenzione ordinaria
3	c) Manutenzione programmata
3	Indicatori/parametri di controllo
3	Strumenti
3	Avvertenze
3	Documenti Associati
3	Modifiche documentali rispetto alla revisione precedente
4	Foglio RegISTRAZIONI

Premessa, scopo/campo di applicazione e responsabilità

Le istruzioni sulla manutenzione di uno strumento racchiudono le operazioni da svolgere a cadenze prestabilite per garantirne l'efficacia nel tempo. Tutto il personale deve essere in grado di provvedere alla manutenzione ordinaria per assicurarne costante funzionalità.

Glossario e Abbreviazioni

NA: Non Applicabile

Normative di Riferimento e Bibliografia

- Manuale d'uso strumento

Modalità Operative

a) Uso

Verifica funzionalità strumento: verificare dal display la corretta funzionalità dell'apparecchiatura

Verifica Materiali: stoccare nella frigoemoteca solo il materiale biologico attinente alle attività.

Collegare alla presa elettrica ed impostare la temperatura desiderata.

b) Manutenzione Ordinaria

PULIZIA DELLA STRUTTURA

Cadenza giornaliera

Tenere pulito da polvere la superficie dello strumento con un panno asciutto o con detergente neutro

Cadenza mensile – Pulizia della struttura

Usare un panno asciutto all'interno del gruppo e di tutti gli accessori. Se i pannelli esterni sono sporchi, pulirli con un detergente neutro diluito. Dopo la pulizia con il detergente diluito, passare prima un panno bagnato poi un panno asciutto su mobile e accessori.

Cadenza bimestrale – Pulizia del vassoio di evaporazione

Il vassoio di evaporazione è situato dietro lo sportello in basso

- Sollevare verso l'alto la piastra di supporto e rimuovere il vassoio. Pulire con un panno asciutto
- Reinserire il vassoio inserendolo nelle apposite guide
- Quando si sostituisce, assicurarsi che il tubo di evaporazione sia nel cassetto.

c) Manutenzione Programmata

Vedi relativa *M 83 - Scheda manutenzione programmata*

Indicatori/parametri di controllo

Corretta compilazione foglio registrazione allegato a questa istruzione per la manutenzione ordinaria

Strumenti

Panno asciutto, panno inumidito in acqua, detergente neutro.

Avvertenze

Durante la manutenzione ordinaria, non versare mai acqua.

Compressore e altre parti meccaniche sono completamente sigillati; essi non richiedono nessuna manutenzione.

Durante la manutenzione ordinaria, indossare i guanti per proteggere le mani da bordi taglienti.

Documenti Associati

Non vi sono documenti allegati a questa istruzione

Modifiche documentali rispetto alla revisione precedente

Paragrafi modificati	Modifica del documento
<i>Nessuno</i>	<i>Il testo è stato riveduto senza apportare modifiche rilevanti rispetto alla versione precedente</i>

